

— WTW MultiLab Importer インストール手順 —

WTW MultiLab Importer を使用する場合、WTW MultiLab Importer ソフトウェアと USB インターフェースドライバをインストールして下さい。Excel バージョンは 2003 以上であることが必要です。

最新の USB インターフェースドライバ*1 と MultiLab Importer ソフトウェアはセントラル科学(株)のウェブサイトから入手可能です。

*1_ 付属の CD-R に保存されているドライバを使用することも可能ですが、バージョンが更新され最新バージョンでない場合があります。本手順に従いウェブサイトから最新バージョンを入手することをお勧め致します。

1. USB インターフェースドライバ VCP driver のインストール

Windows OS バージョン、「ビット数」(32/64bit)に対応するソフトウェアをインストールして下さい。

1-1. インターネットよりセントラル科学(株)のウェブサイトへアクセスします。

<https://aqua-ckc.jp/support/version>

1-2. WTW ラボ・ポータブル計のバージョン情報一覧の USB VCP Driver 行のバージョン*2 をクリックし、**CP210x_VCP_Windows** を任意のフォルダに解凍します。

*2_ Windows OS バージョンに対応する USB VCP Driver バージョンを選択して下さい。

USB VCP Driver	6. 7. 8 <u>(Windows 7&8用)</u> 10. 1. 8 <u>(Windows10用)</u>	2017年 7月
----------------	---	----------

1-3. 解凍したフォルダを開き、**CP210xVCPInstaller_x64** 又は **CP210VCPInstaller_x86***3 をダブルクリックし、インストールを実行します。

*3_ Windows OS のビット数(32/64bit)に対応するソフトウェアを選択して下さい。

64 ビットの場合: CP210VCPInstaller_x64

32 ビットの場合: CP210xVCPInstaller_x86


 CP210xVCPInstaller_x64	2019/11/05 21:26	アプリケーション	1,026 KB
 CP210xVCPInstaller_x86	2019/11/05 21:26	アプリケーション	903 KB



1-4. 次へ(N)>をクリックします。



1-5. 同意します(A)を選択し、次へ(N)>をクリックします。

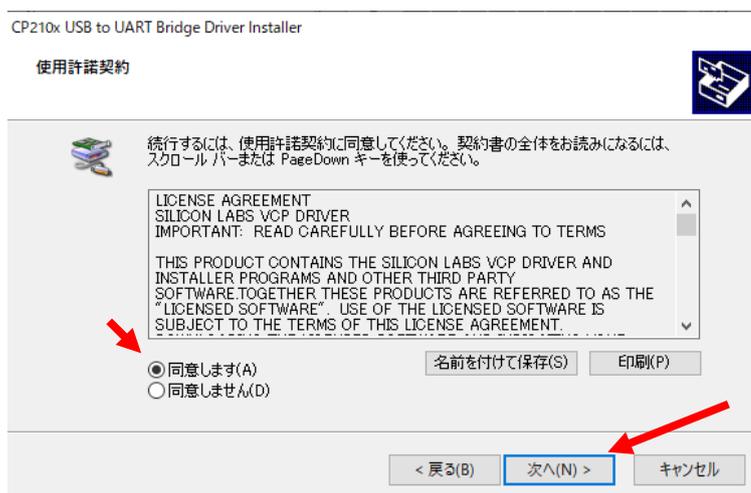

1-6. 完了をクリックします。



2. Multilab Importer のインストール

Microsoft Excel 「ビット数」(32/64bit)に対応するソフトウェアをインストールして下さい。Excel のバージョンは“Excel のバージョン情報”で確認できます。

2-1. インターネットよりセントラル科学(株)のウェブサイトにアクセスします。

<https://aqua-ckc.jp/support/version>

2-2. WTW ラボ・ポータブル計のバージョン情報一覧上の、MultiLab Importer 行のバージョン*²をクリックし、MultiLab Importer Setup32/64_1.23 を任意のフォルダに解凍します。

*² Microsoft Excel のビット数に対応するバージョンを選択して下さい。

Microsoft Excel 32ビットの場合： 32ビット版


Microsoft Excel 64ビットの場合： 64ビット版

MultiLab Importer (手順書)	1. 23 <u>(32ビット版)</u> / <u>(64ビット版)</u>	2020年4月
----------------------------	--	---------


2-3. MultiLab Importer Setup32/64_1.23 をダブルクリックし、インストールを実行します。

 MultiLabImporter_Setup32_1.23


2-4. Next>をクリックします。

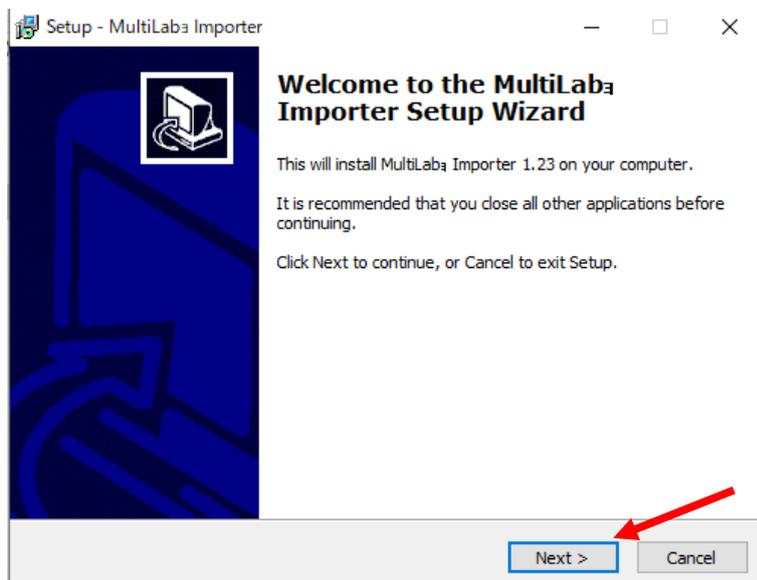


2-5. Install をクリックします。

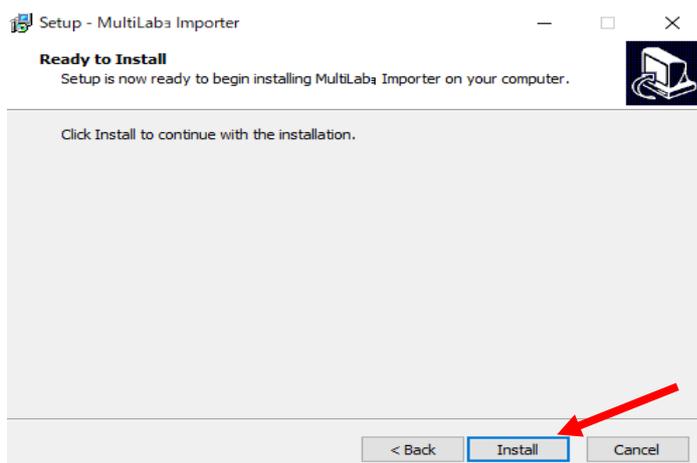

2-6. Next> をクリックします。

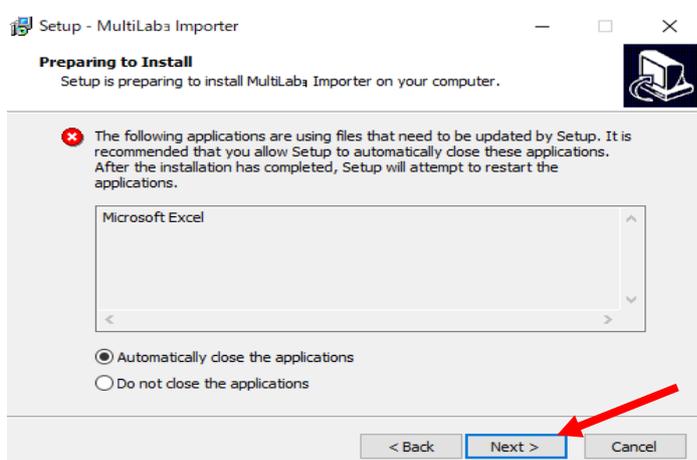

2-6. Finish をクリックします。

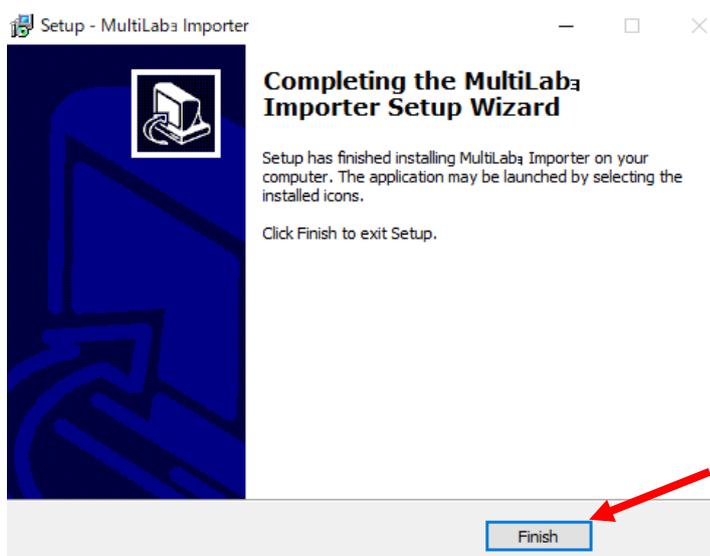

2-7. Excel を開きツールバー上の“アドイン”に“Import data”が追加されていることを確認します。