

— WTW Multi36X0 のバージョンアップ手順 —

Multi36X0 のバージョンアップを行うには PC と Multi36X0 を接続する必要があります。
使用する PC に USB インターフェースドライバと Multi36X0 のファームウェア更新プログラムをインストールして下さい。最新の USB インターフェースドライバと Multi36X0 のファームウェア更新プログラム*1はセントラル科学（株）のウェブサイトから入手可能です。

*1_付属の CD-R に保存されているドライバ及びプログラムを使用することも可能ですが、バージョンが更新され最新バージョンでない場合があります。本手順に従いウェブサイトから最新バージョンを入手することをお勧め致します。

1. USB インターフェースドライバ VCP driver のインストール

Windows OS バージョン、「ビット数」(32/64bit) に対応するソフトウェアをインストールして下さい。

1-1. インターネットよりセントラル科学（株）のウェブサイトへアクセスします。

<https://aqua-ckc.jp/support/version>

1-2. WTW ラボ・ポータブル計のバージョン情報一覧の USB VCP Driver 行のバージョン*²をクリックし、**CP210x_VCP_Windows** を任意のフォルダに解凍します。

*²_Windows OS バージョンに対応する USB VCP Driver バージョンを選択して下さい。

Windows7, 8 の場合： 6. 7. 8

Windows10 の場合： 10. 1. 8

USB VCP Driver	6. 7. 8 <u>(Windows 7&8用)</u> 10. 1. 8 <u>(Windows10用)</u>	2017年7月
----------------	-------------------------------------------------------------------	---------

1-3. 解凍したフォルダを開き、**CP210xVCPInstaller_x64** 又は **CP210VCPInstaller_x86***³ をダブルクリックし、インストールを実行します。


*³_Windows OS のビット数 (32/64bit) に対応するソフトウェアを選択して下さい。

64 ビットの場合： CP210VCPInstaller_x64


32 ビットの場合： CP210xVCPInstaller_x86

 CP210xVCPInstaller_x64	2019/11/05 21:26	アプリケーション	1,026 KB
 CP210xVCPInstaller_x86	2019/11/05 21:26	アプリケーション	903 KB


1-4. 次へ (N) > をクリックします。

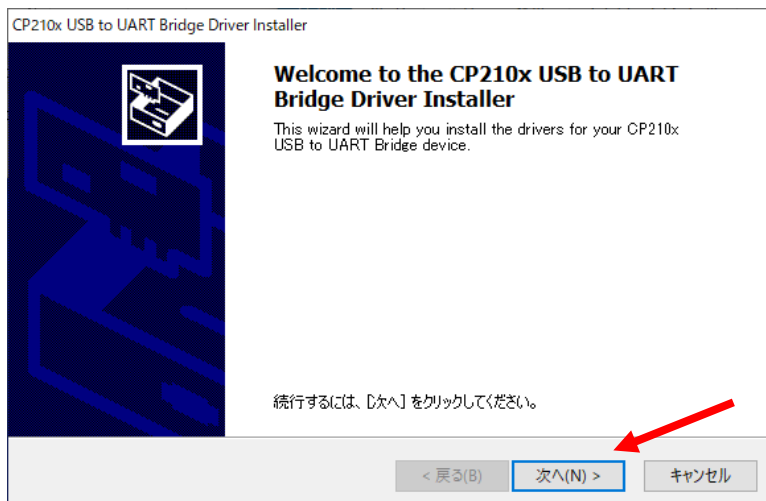

1-5. 同意します (A) を選択し、次へ (N) > をクリックします。

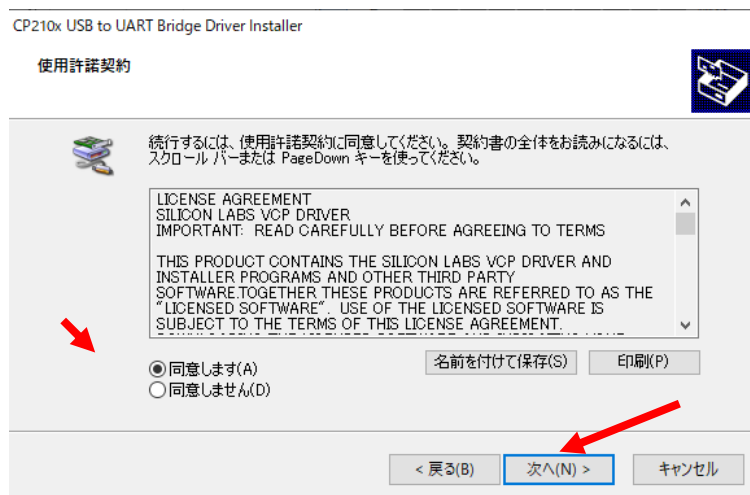

1-6. 完了をクリックします。

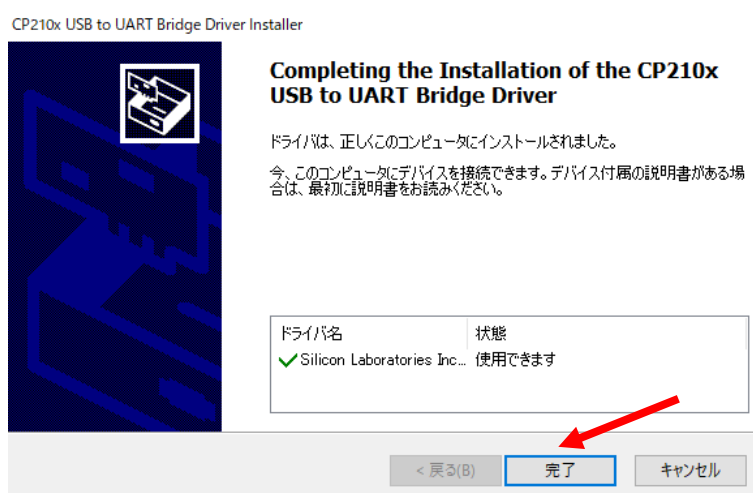

20210929_rev4

2. Multi36X0 のファームウェア更新プログラムのインストール


2-1. インターネットより以下のサイトにアクセスします。

<https://aqua-ckc.jp/support/version>


2-2. WTW ラボ・ポータブル計のバージョン情報一覧上の、Multi3620,3630 行のバージョンをクリックし、Install_WTW_Update_TG36XX_VO-〇を任意のフォルダに解凍します。

Multi 3620, 3630 (インストール手順書)	3.06 	2021年 9月
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------


2-3. Install_WTW_Update_TG36XX_VO-〇をダブルクリックし、インストールを実行します。

 Install_WTW_Update_TG36XX_V3-06.exe

2-4. Next>をクリックします。

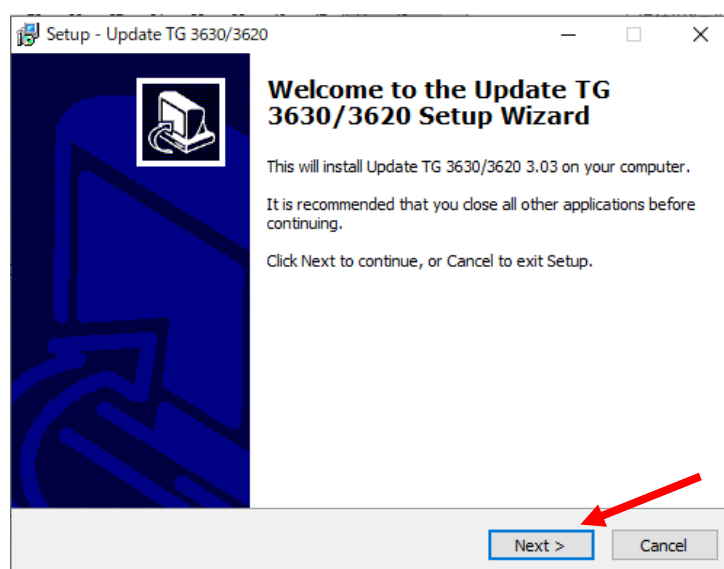


2-5. Next>をクリックします。

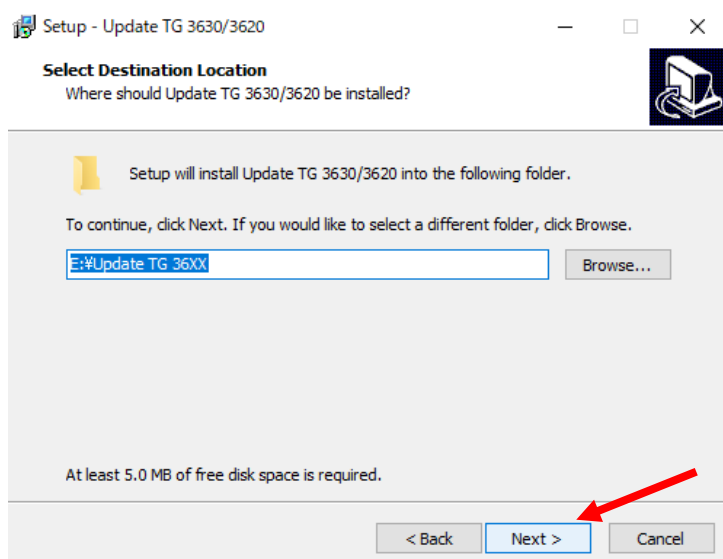


20210929_rev4

2-6. Install をクリックします。

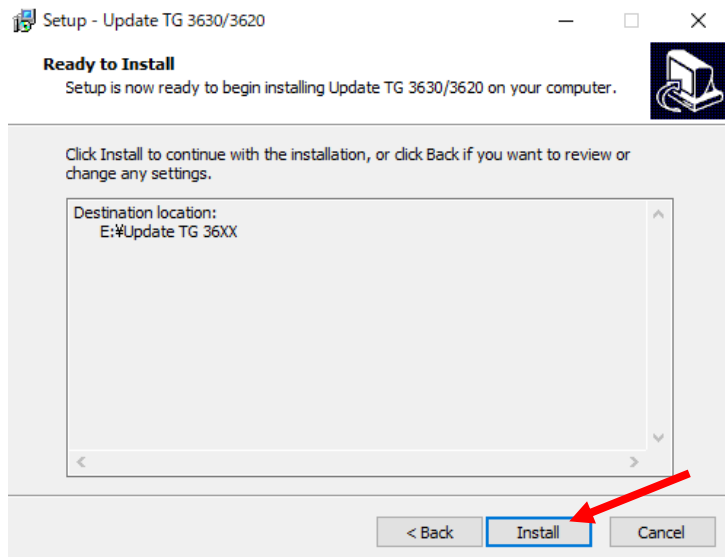

2-7. Finish をクリックします。

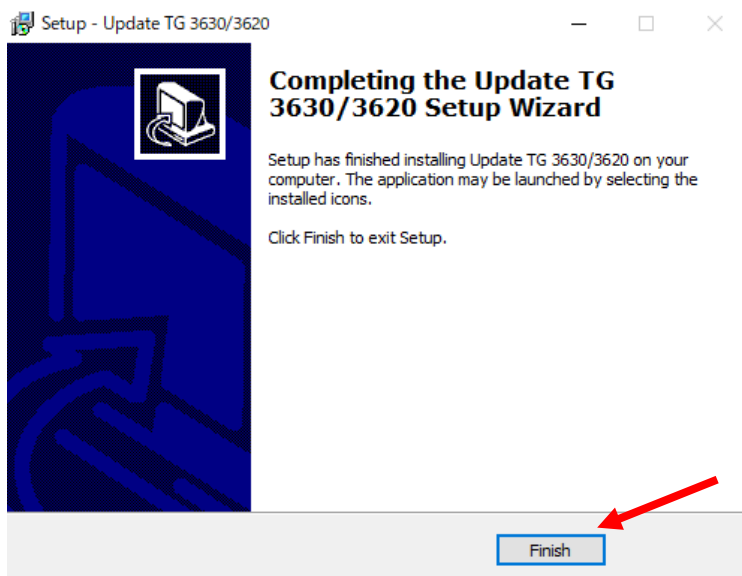


3. Multi36XX のバージョンアップ

3-1. 付属の USB インターフェースケーブルを使用し、Multi36XX（電源 ON）と PC を接続します。

バージョンアップ用ソフトウェアの保存先から、Update TG36XX フォルダを開きます。




3-2. **Update** をダブルクリックします。

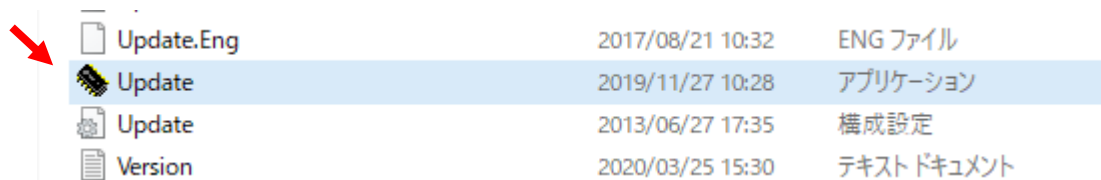


File Name	Date and Time	Type
Update.Eng	2017/08/21 10:32	ENG ファイル
Update	2019/11/27 10:28	アプリケーション
Update	2013/06/27 17:35	構成設定
Version	2020/03/25 15:30	テキストドキュメント


3-3. 新しい画面が開きます。**OK** をクリックします。

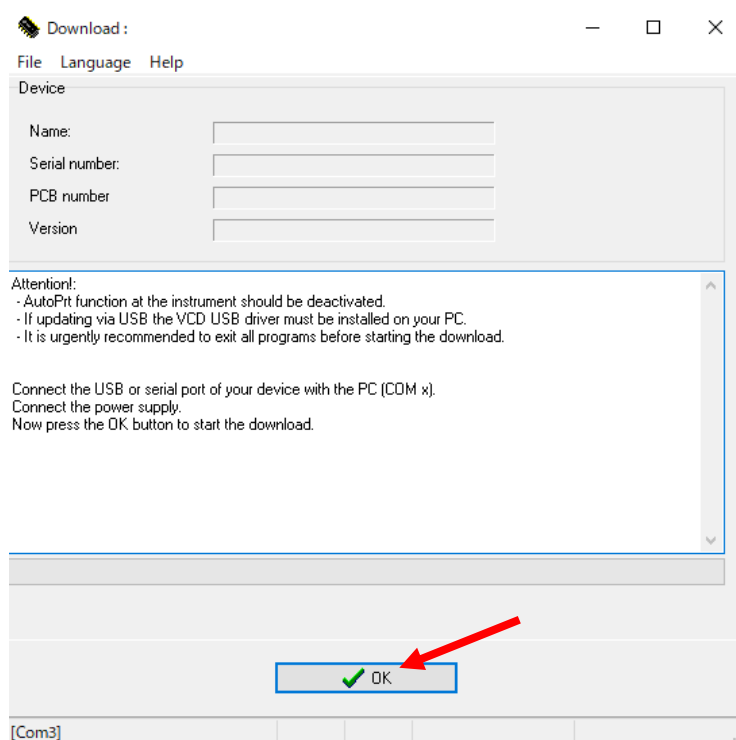

3-4. Multi36XX を自動認識します。約 6 分でバージョンアップが完了します。

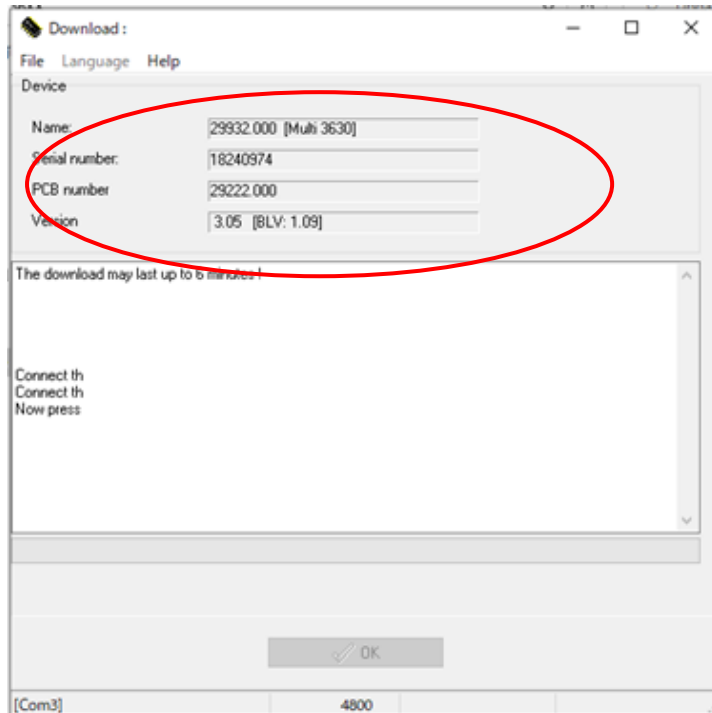

3-5. バージョンアップ完了後、Download successfully completed! と表示されたことを確認し、ファイルを閉じます。

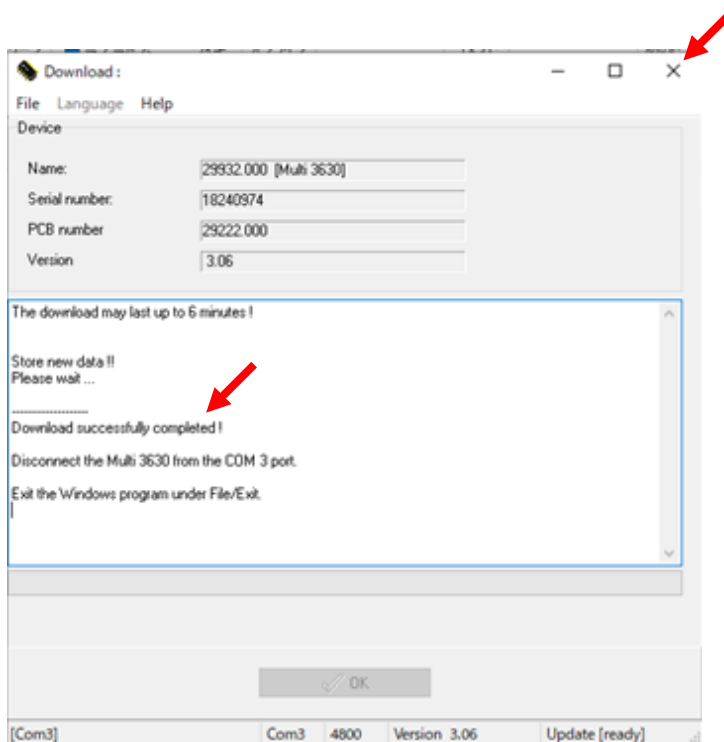

3-6. Software のバージョンが最新になっていることを確認します。

Multi36XX 本体の MENU/ENTER キー (長押し) > System > Service Information
> Software: Meter VO.O