


Sales & Marketing Information WTW

March/April 2020

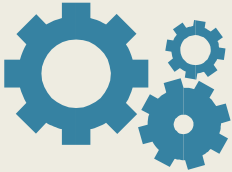

Sales & Marketing Info
from Dr. Klaus Reithmayer

OxiTop®-IDS:
New Firmware Update available



OxiTop®-IDS:

新しいファームウェアアップデートのリリース

お客様各位

OxiTop®-IDS / OxiTop®-IDS/Bヘッドを操作するための通信端末 Multi 3620 IDS と Multi 3630 IDS の新しいファームウェアをリリースしたことをご案内いたします。

バージョン 3.02 では以下の変更が行われています:

- 稼働時間を延ばすためにエコモードを実装
- 設定可能な試験期間を180日まで拡張
- ヘッドと端末の日付/時刻を同期
- 単一曲線の表示
- 圧力モードpで保存されたデータの間値呼び出し機能
- 新しいデザインのポップアップメッセージの
- GLP機能
- 一般的な機能を拡張

通信端末のアップデートに伴い、ヘッドのファームウェアも新しくなり機能が拡張されました。以後、新しいご購入されるヘッドと修理/交換品のヘッドは、以下の改良を含む最新のバージョンの1.03にてご提供します:

- 電池の不具合やリセット時に測定データの損失を防止
- LowBat (電池残量少) 警告の最適化
- エコモード: 無線通信中にLEDが紫に点滅

Multi 3620 IDS と 3630 IDS の新しいファームウェアは以下のURL からダウンロードできます:

<https://www.xylemanalytics.com/de/service/downloads>

アップデートの手順についてご不明な点が御座いましたら、お問い合わせください。

Sincerely yours

Dr. Klaus Reithmayer
Senior Product Manager

国内販売店:

セントラル科学株式会社

〒112-0001 東京都文京区白山 5-1-3 東京富山会館ビル

TEL 03-3812-9186 / FAX 03-3814-7538

Mail central@aquackc.co.jp