

**タイトル:** InnovOx リアクターモジュールの変更

**文献番号:** UPW 18-14、Rev A      **リリース日:** 28-Nov-18

**承認済み:** 顧客分布

### 文献トピック:

継続的な製品改善の一環として、InnovOx リアクターモジュールにいくつかの変更を実施

### 詳細:

InnovOx リアクターモジュールは、リアクターチューブを交換するときに簡単に作業できるように変更されました。チューブの近くの板金シールドは、1つではなく2つになり、リアクターチューブを取り外さずに取り外すことができます。これにより、リアクターチューブを取り外したり、再取り付けしたりする際のリアクターチューブへの作業効率が向上します。リアクターチューブのトルク仕様は、45 in-lbs に減少しました。リアクターチューブを交換する際は、チューブが 45 in-lbs で締め付けられているかどうかを板金から判断できます。チューブが従来の 90 in-lbs (これまでの仕様) で締め付けていた場合は、これまで高いトルク仕様に締めないと、漏れが発生する可能性があります。

その他の変更は、損傷のリスクを低減するために配線の扱いを制限し、ヒーターの RTD ワイヤへの引き回しを改善しました。ヒーター両端のクランプに新たな素材を使用し、ヒーターの取付けスタンドオフ(ワッシャー)を減少しました。

これらの変更は、機器の製造番号 1810-1002 に実装されています。